

# Tube Match – Was paßt wo hinein? Zentrifugenröhrchen und Flaschen von Nalgene®

Vom Nennvolumen Ihres Röhrchens von Nalgene®, Wiesbaden (Tel. 0611/67095, Fax /607348), ausgehend, können Sie hier ablesen, in welchen Zentrifugen, Rotoren und Adaptern Sie es verwenden können. Eine Volumenangabe kann dabei für mehrere Gefäßtypen gelten, z.B. für

zylindrische Röhrchen mit Rundboden genauso wie für Oak-Ridge-Gefäße. In der Tabelle sind die Bestellnummern der geeigneten Schwenkbecher „B“, Adapter „A“ oder Centri-Lab®-Gestelle „C“ angegeben. Ein „+“ bedeutet, daß das Gefäß direkt in den Rotor eingesetzt werden kann.



Zentrifuge	Rotor	Best. Nr.	Kapazität (ml) und Abmessungen (mm) der Nalgene® Röhrchen und Flaschen									
			3,5 <sup>1</sup> 11 x 79	6,5 13 x 99	10 <sup>1</sup> 16 x 80	12 16 x 103	15 16 x 116	15 kon. 17 x 119	16 18 x 100	28 25 x 95	30 26 x 102	
<b>Labofuge 200</b>	HFP 5.15	3760				+				+		
<b>Labofuge 400/400 R/400 e</b>	AS	8179	B 8172 C 8189	B 8172 C 8188	B 8172 C 8186	B 8172 C 8186	B 8172 C 8186	B 8172 C 8186			B 8172 C 8184	
	FW	8178		A 3053			+	+				
<b>Biofuge primo</b>	AS	7591	B 7596 A 7545	B 7596 A 7546	B 7596 A 7544	B 7596 A 7544					B 7596 A 7544	
	Highconic	7590	A 3091	A 3092	A 3093						A 2906	A 3094 A 3094
<b>Biofuge 15 R</b>	HFA 12.38	3043									+	+
<b>Biofuge 15 R/ 22 R/28 RS</b>	HSA 4.100	3748				B 2108					B 2107 A 2162	B 2107 A 2162
<b>Megafuge 1.0/1.0 R</b>	AS	2704	B 2252 C 5321	B 2252 B 5330	B 2252 C 5322	B 2252 C 5322	B 8030 C 5322	B 8030 C 5387			B 2252 C 5323	
			B 8030 C 5321	B 8030 C 5330	B 8030 C 5322	B 8030 C 5322					B 8030 C 5323	
			B 7570 C 7571	B 7570 C 7579	B 7570 C 7572	B 7570 C 7572	B 7570 C 7572	B 7570 C 7572			B 7570 C 7573	
<b>Megafuge 2.0/2.0 R</b>	AS	8155	B 8160 C 8133	B 8160 C 8134	B 8160 C 8135	B 8160 C 8135	B 8160 C 8135	B 8160 C 8135			B 8160 C 8138	
<b>Megafuge 3.0 R, Varifuge 3.0/3.0 R</b>	AS	8074	B 8078 C 5321	B 8078 C 5330	B 8078 C 5322	B 8078 C 5322	B 8078 C 5322	B 8078 C 5387			B 8078 C 5323	
			B 8080 C 8133	B 8080 C 8134	B 8080 C 8135	B 8080 C 8135	B 8080 C 8135	B 8080 C 8135			B 8080 C 8138	
<b>Cryofuge 8500i/6000i</b>	WK	6606	B 8165 C 8133	B 8165 C 8134	B 8165 C 8135	B 8165 C 8135	B 8165 C 8135	B 8165 C 8135			B 8165 C 8138	
<b>Megafuge 1.0/1.0 R Megafuge 2.0/2.0 R</b>	TR	3360	C 5321	C 5330	C 5322	C 5322	C 5388	C 5388			C 5323	
	TR	5315	C 5321	C 5330	C 5322	C 5322	C 5388	C 5388			C 5323	
<b>Biofuge stratos</b>	AS	3047	B 8172 C 8189	B 8172 C 8188	B 8172 C 8186	B 8172 C 8186	B 8172 C 8186	B 8172 C 8186			B 8172 C 8184	
	HFA 17.16	3336	A 2901	A 3079					+			
	HFA 15.50	335	A 2903	A 3097	A 3098					A 2904	A 3099	A 3099
	HFA 15.94	3334	A 3091	A 3092	A 3093					A 2906	A 3094	A 3094
	Highconic	3046	A 3091	A 3092	A 3093					A 2906	A 3094	A 3094
<b>Biofuge 22 R/28 RS</b>	HFA 6.15	3747		A 3053		+	+					
	HFA 15.16	3744	A 2901	A 3079						+		
	HFA 13.50	3746	A 2903	A 3097	A 3098					A 2904	A 3099	A 3099
	HFA 14.94	3745	A 3091	A 3092	A 3093					A 2906	A 3094	A 3094
<b>Suprafuge 22</b>	HFA 20.16	5153	A 2901	A 3079						+		
	HFA 22.50	5154	A 2903	A 3097	A 3098					A 2904	A 3099	A 3099
	HFA 18.50	5155	A 2903	A 3097	A 3098					A 2904	A 3099	A 3099
	HFA 21.94	5156	A 3091	A 3092	A 3093					A 2906	A 3094	A 3094
	HFA 16.94	5157	A 3091	A 3092	A 3093					A 2906	A 3094	A 3094
	HFA 14.290	5158	A 2908 & 2901	A 2908 & 3079	A 2909 & 3098					A 2908	A 2909 & 3099	A 2909 & 3099
	HFA 12.500	5159	A 2990 & 2903	A 2990 & 3097	A 2990 & 3098					A 2986 & 2908	A 2990 & 3099	A 2990 & 3099
	HSA 13.94	5161	A 3091	A 3092	A 3093					A 2906	A 3094	A 3094
	HSA 7.290	5162	A 2908 & 2901	A 2908 & 3079	A 2909 A 3098					A 2908	A 2909 & 3099	A 2909 & 3099
	HSS 4.500	5148	B 2251 C 5321	B 2251 C 5330	B 2251 C 5322	B 2251 C 5322	B 2251 C 5322	B 2251 C 5388			B 2251 C 5323	

Zentrifuge	Rotor	Best. Nr.	Kapazität (ml) und Abmessungen (mm) der Nalgene® Röhrchen und Flaschen							
			35 <sup>4</sup>	38	50	50 kon.	85 <sup>6</sup>	175/230 <sup>3</sup>	500	1000
			29 x 104	25 x 89	29 x 105	29 x 134	38 x 106	62 x 142	70 x 168	98 x 169
<b>Labofuge 400/400 R/400 e</b>	AS	8179	B 8172 C 8183	B 8172 C 8184	B 8172 C 8183	B 8172 C 8183				
<b>Biofuge primo</b>	Highconic	7590	A 3014	A 3094	A 3014					
<b>Biofuge 15 R</b>	HFA 12.38	3043		+						
<b>Biofuge 15 R/ Biofuge 22 R/28 RS</b>	HSA 4.100	3748		B 2107 A 2162						
<b>Megafuge 1.0/1.0 R</b>	AS	2704	B 2252 C 5386 B 8030 C 5386 B 7570 C 7577	B 2252 B 5323 B 8030 C 5323 B 7570 C 7573	B 2252 C 5389 B 8030 C 5389 B 7570 C 7577		B 75705 C 7577	B 7570 A 7582		
<b>Megafuge 2.0/2.0 R</b>	AS	8155	B 8160 C 8141	B 8160 C 8138	B 8160 C 8141	B 81605 C 8141		B 8160 A 8144		
<b>Megafuge 3.0 R, Varifuge 3.0/3.0 R</b>	AS	8074	B 8078 C 5386 B 8080 C 8141	B 8078 C 5323 B 8080 C 8138	B 8078 C 5389 B 8080 C 8141	B 8080 C 8141		B 8080 A 8144	B 80805 A 8145	
<b>Cryofuge 8500i/6000i</b>	WK	6606	B 8165 C 8141	B 8165 C 8138	B 8165 C 8141	B 8165 C 8141		B 8165 A 8144	B 8165 A 8145	B 8165
<b>Megafuge 1.0/1.0 R Megafuge 2.0/2.0 R</b>	TR	3360	C 5386	C 5323	C 5389					
<b>Megafuge 3.0 R Varifuge 3.0/3.0 R</b>	TR	5315	C 5386	C 5323	C 5389					
<b>Biofuge stratos</b>	AS	3047	B 8172 C 8183	B 8172 C 8184	B 8172 C 8183	B 8172 C 8183				
	HFA 15.50	3335	+	A 3099	+					
	HFA 15.94	3334	A 3014	A 3094	A 3014		+			
	Highconic	3046	A 3014	A 3094	A 3014					
<b>Biofuge 22 R/28 RS</b>	HFA 13.50	3746	+	A 3099	+					
	HFA 14.94	3745	A 3014	A 3094	A 3014		+			
<b>Suprafuge 22</b>	HFA 22.50	5154	+	A 3099	+					
	HFA 18.50	5155	+	A 3099	+					
	HFA 21.94	5156	A 3014	A 3094	A 3014		+			
	HFA 16.94	5157	A 3014	A 3094	A 3014		+			
	HFA 14.290	5158	A 2909	A 2909 & 3099	A 2909			+		
	HFA 12.500	5159	A 2990	A 2990 & 3099	A 2990			A 2986		
	HSA 13.94	5161	A 3014	A 3094	A 3014		+			
	HSA 7.290	5162	A 2909	A 2909 & 3099	A 2909			+		
	HSS 4.500	5148	B 2251 C 5386 B 2252 C 5386	B 2251 C 5323 B 2252 C 5323	B 2251 C 5389 B 2252 C 5389					

<sup>1</sup> bei Centri-Lab®-Adaptoren eine Lochplatte durch Abstandsröllchen (Best.Nr. 75005253) ersetzen

<sup>2</sup> bei Centri-Lab®-Adaptoren zwei Lochplatten durch Abstandsröllchen (Best.Nr. 75005253) ersetzen

<sup>3</sup> bei konischen oder Rundboden-Gefäßen Nalgene®-Adapter verwenden

<sup>4</sup> Nalgene®-Adapter für konische Röhrchen notwendig

<sup>5</sup> nur ohne Hermetik-Kappe einsetzbar

<sup>6</sup> aus den Festwinkelrotoren nur mit geeignetem Werkzeug, z.B. Arterienklemme, entnehmbar

Rotor-Typ:

B: Schwenkbecher

A: Adapter

C: Centri-Lab®-Gestell

+: Zusatzteil nicht erforderlich

&: mehrere Adapter sind notwendig

AS = Ausschwingrotor

FW = Festwinkelrotor

WK = Windkesselrotor

TR = Tragringrotor

#### Ihr Kontakt in Deutschland – Berlin, Düsseldorf, Gera, Hamburg, Hanau, München, Stuttgart

**Vertrieb** Kendro Laboratory Products GmbH · Tel. 01805-536 376 · Fax 01805-112 114 · info@kendro.de

**Service** Kendro Laboratory Products GmbH · Tel. 01805-112 110 · Fax 01805-112 114 · info@kendro.de

**Österreich** Kendro Laboratory Products GmbH · Wien · Tel. +43 (1) 801 40-0 · Fax +43 (1) 801 40 40 · office@kendro.at

**Schweiz** Kendro Laboratory Products AG · Zürich · Tel. +41 (1) 454 12 12 · Fax +41 (1) 454 12 99 · kendro-ag@swissonline.ch

Kendro Laboratory Products SA · Carouge-Genève · Tel. +41 (22) 343 21 67 · Fax +41 (22) 342 38 31 · kendro-sa@swissonline.ch

**Dänemark** Kendro Laboratory Products AB · Albertslund · Tel. +45 43 62 46 47 · Fax +45 43 62 46 41 · info@kendro.dk

**Frankreich** Kendro Laboratory Products · Courtaboeuf cedex · Tel. +33 (1) 69 18 77 77 · Fax +33 (1) 60 92 00 34 · info@kendro-lab.fr

**Großbritannien/ Irland** Kendro Laboratory Products Ltd. · Bishop's Stortford · Herts · Tel. +44 (1279) 827700 · Fax +44 (1279) 827750 · kendro@kendro.co.uk

**Italien** AHSI S.p.A. · Cavenago Brianza · Tel. +39 (02) 95 08 11 · Fax +39 (02) 95 08 12 77 · ahsidue@tin.it

**Polen** Kendro Spółka z.o.o. · Warszawa · Tel. +48 (22) 663 43 23 · Fax +48 (22) 663 43 25 · kendro.warszawa@kendro.com.pl

**Portugal** Heraeus S.A. · Cacem · Tel. +351 (1) 912 08 65 · Fax +351 (1) 912 08 60 · heraeus@mail.telepac.pt

**Schweden** Kendro Laboratory Products AB · Sollentuna · Tel. +46 (8) 585 777 50 · Fax +46 (8) 623 15 45 · info@kendro.se

**Spanien** Heraeus S.A. · Madrid · Tel. +34 (91) 358 19 96 · Fax +34 (91) 358 20 67 · laboratorio@heraeus.es

#### Internationale Kontakte in

**Asien Pazifik** Kendro Laboratory Products (H.K.) Limited · Hong Kong · Tel. +852 2711-3910 · Fax +852 2711-3858 · info@kendro.com

#### Australien, Neuseeland

Kendro Laboratory Products Pty. Ltd. · Lane Cove DC · NSW 2066 · Tel. +61 (2) 9936 1540 · Fax +61 (2) 9427 9765 · info@kendro.com.au

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Kendro Laboratory Products International Sales · Hanau · Tel. +49 (6181) 35-300 · Fax +49 (6181) 35 59 44 · info@kendro.de

#### USA, Kanada, Lateinamerika

Kendro Laboratory Products International Sales · Newtown · Tel. +1 (203) 270-2080 · Fax +1 (203) 270-2210 · info@kendro.com

**Internet** <http://www.kendro.de>

**Kendro**  
Laboratory Products

Quality Products – Lifetime Care

**Heraeus**

Zertifiziert nach ISO 9001. Kendro Laboratory Products erreicht bzw. übertrifft die strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards: CE für die Europäische Union, UL, cUL oder CSA Standards für Nordamerika. Abweichungen von den in dieser Information enthaltenen Abbildungen und technischen Daten bleiben vorbehalten.

Printed in Germany – 1C 6/00 VN 4t Druckerei

HS/AD03