

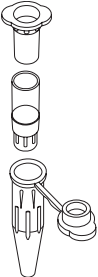
TUBE MATCH – WAS PASST WO HINEIN? BIOSEPARATOREN VON MILLIPORE

Für Bioseparationen bietet Millipore, Eschborn (Tel. +49 6196 494-0, Fax +49 6196 494-163) eine Vielzahl von Produkten an, die zur Prozedurdurchführung zentrifugiert werden müssen. Hier finden Sie, geordnet nach den Bezeichnungen,

Angaben zu den empfohlenen Zentrifugationsbedingungen und den geeigneten Zentrifugen, Rotoren und Adaptern von Heraeus. Bei Fragen zu den Einsatzmöglichkeiten der Suprafuge® 22 oder den Cryofugen® 6000i/8500i wenden Sie

sich bitte direkt an das Produktmanagement für Zentrifugen (Tel. +49/5522/316-236 oder -204, Fax +49/5522/316-269).


MICROCON UND MICROPURE

Zentrifugationsbedingungen		RZB (g)	Rotor-Typ	
Microcon		14.000	FW	
Micropure		14.000	FW	
Einsatzmöglich- keiten	Zentrifuge	Rotor-Typ*	Rotor Best. Nr.	Anzahl pro Lauf
	Biofuge® pico/fresco/vito Labofuge® 400/400R	FW 24 x 2 ml	75003325	24
	Biofuge® primo/primo R	FW 24 x 2 ml	75007599	24
		FW 24 x 2 ml	75007593	24
		FW 18 x 2 ml	75003042	18
	Biofuge® 15R/22R/28 RS**	FW 18 x 2 ml	75003042	18
	Biofuge® stratos	FW 24 x 2 ml	75003332	24
FW 24 x 1,5 ml		75003331	24	
Megafuge® 1.0R/2.0R	FW 18 x 2 ml	75003041	18	

* Rotor-Typen: FW Festwinkelrotor, AS Ausschwingrotor, TR Tragringrotor

** Diese Zentrifugen sind nicht mehr im Handel!

CENTRICON

Zentrifugationsbedingungen		RZB (g)	Rotor-Typ		
Centricon	3, SR3	7.500	FW		
	10, 30, 50	5.000	FW		
	100	1.000	FW		
Einsatzmöglich- keiten	Zentrifuge	Rotor-Typ*	Rotor Best. Nr.	Adapter Best. Nr.	Anzahl pro Lauf
	Biofuge® primo/primo R	FW 6 x 50 ml	75007590	76002906	6
	Biofuge® 22 R/28 RS**	FW 24 x 15 ml	75003747 ³	-	24
		FW 16 x 16 ml	75003744 ¹	-	16
		FW 8 x 50 ml	75003746 ¹	76002904	8
		FW 6 x 94 ml	75003745 ¹	76002906	6
		FW 6 x 50 ml	75003046	76002906	6
	Biofuge® stratos	FW 16 x 16 ml	75003336	-	16
		FW 8 x 50 ml	75003335	76002904	8
		FW 6 x 94 ml	75003334	76002906	6
	Labofuge® 400/400 R	FW 18 x 15 ml	75008178 ²	-	18

* Rotor-Typen: FW Festwinkelrotor, AS Ausschwingrotor, TR Tragringrotor

** Diese Zentrifugen sind nicht mehr im Handel!


¹ Nur ohne Rotordeckel einsetzbar!

² Nur für Centricon 100 geeignet!

³ Nicht für Centricon 3 und SR 3 geeignet!



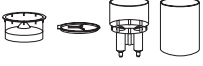
CENTRICON PLUS-20

Zentrifugationsbedingungen		RZB (g)	Rotor-Typ			
Centricon Plus-20		4.000	AS			
Einsatzmöglich- keiten	Zentrifuge	Rotor-Typ*	Rotor Best. Nr.	Becher Best. Nr.	Adapter Best. Nr.	Anzahl pro Lauf.
	Biofuge® stratos	AS 4 x 180 ml	75003047	75008172	75008183 ¹	4
	Labofuge® 400 R	AS 4 x 180 ml	75008179	75008172	75008183 ¹	4

* Rotor-Typen: FW Festwinkelrotor, AS Ausschwingrotor, TR Tragringrotor

¹ Falcon Polster entfernen! Für Retentatgewinnung gelbe Reduzierhülse entfernen!

CENTRICON PLUS-80

Zentrifugationsbedingungen		RZB (g)	Rotor-Typ			
Centricon Plus-80		3.500	AS			
Einsatzmöglich- keiten	Zentrifuge	Rotor-Typ*	Rotor Best. Nr.	Becher Best. Nr.	Adapter Best. Nr.	Anzahl pro Lauf.
	Megafuge® 1.0/1.0R	AS 4 x 400 ml	75002704	75007570	75007582	4
	Megafuge® 2.0R	AS 4 x 500 ml	75008155	75008160	75008144	4
	Varifuge® 3.0R	AS 4 x 750 ml	75008074	75008080	75008144	4

* Rotor-Typen: FW Festwinkelrotor, AS Ausschwingrotor, TR Tragringrotor

ULTRAFREE MC UND ULTRAFREE 0,5

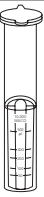
Zentrifugationsbedingungen		RZB (g)	Rotor-Typ			
Ultrafree MC	UF Membran	5.000	FW			
	andere Mmembranen	12.000	FW			
Ultrafree 0,5	Biomax 100	10.000	AS oder FW			
	andere Mmembranen	12.000	AS oder FW			
Einsatzmöglich- keiten	Zentrifuge	Rotor-Typ*	Rotor Best. Nr.	Anzahl pro Lauf		
	Biofuge® pico/fresco/vito					
	Labofuge® 400/400R	FW 24 x 2 ml	75003325	24		
	Biofuge® primo/primo R		FW 24 x 2 ml	75007599	24	
			FW 24 x 2 ml	75007593	24	
	Biofuge® 15 R/22R/28RS**	FW 18 x 2 ml	75003042	9		
	Biofuge® stratos		FW 24 x 2 ml	75003332	24	
			FW 24 x 1,5 ml	75003331 ¹	24	
Megafuge® 1.0R/2.0R	FW 18 x 2 ml	75003041	9			

* Rotor-Typen: FW Festwinkelrotor, AS Ausschwingrotor, TR Tragringrotor

** Diese Zentrifugen sind nicht mehr im Handel!

¹ Nicht für Ultrafree 0,5 geeignet!


ULTRAFREE 4¹

Zentrifugationsbedingungen		RZB (g)	Rotor-Typ				
Ultrafree 4	Biomax 100	5.000	AS oder FW				
	other membranes	7.500	AS oder FW				
Einsatzmöglich- keiten	Zentrifuge	Rotor-Typ*	Rotor Best. Nr.	Becher Best. Nr.	Adapter Best. Nr.	Anzahl pro Lauf.	
	Biofuge® primo/primo R	FW 6 x 50 ml	75007590	–	75003095	6	
	Biofuge® stratos		FW 6 x 50 ml	75003046	–	75003095	6
			AS 4 x 180 ml	75003047	75008172	75008187	12
	Megafuge® 1.0/1.0R/2.0/2.0R	TR 4 x 100 ml	75003360	–	75005388	16	
	Megafuge® 3.0R						
	Varifuge® 3.0/3.0R	TR 8 x 150 ml	75005315	–	75005388	32	

* Rotor-Typen: FW Festwinkelrotor, AS Ausschwingrotor, TR Tragringrotor

¹ Auffanggefäße können in der Länge variieren! Bei Ausschwingrotoren deswegen vor der Zentrifugation kontrollieren, ob freies Ausschwingen möglich ist.

ULTRAFREE 15

Zentrifugationsbedingungen		RZB (g)	Rotor-Typ			
Ultrafree 15		2.000	AS oder FW			
Einsatzmöglich- keiten	Zentrifuge	Rotor-Typ*	Rotor Best. Nr.	Becher Best. Nr.	Adapter Best. Nr.	Anzahl pro Lauf.
	Biofuge® primo/primo R	FW 6 x 50 ml	75007590	–	75003096 ²	6
	Biofuge® 15R/22R/28RS**	FW 4 x 50 ml	75003751	–	75005256 ²	4
	Biofuge® stratos	FW 6 x 50 ml	75003046	–	75003096 ²	6
		AS 4 x 180 ml	75003047	75008172	75008183	4
	Labofuge® 400e/400/400R	AS 4 x 180 ml	75008179	75008172	75008183	4
	Megafuge® 1.0/1.0R	AS 4 x 400 ml	75002704	75008030	75005386	8
				75002252	75005386	8
				75007570	75007577	12
	Megafuge® 2.0/2.0R	AS 4 x 500 ml	75008155	75008160	75008141	16
	Megafuge® 3.0R	AS 4 x 750 ml	75008074	75008078	75005386	16
Varifuge® 3.0/3.0R			75008080	75008141	16	

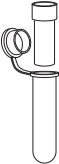
* Rotor-Typen: FW Festwinkelrotor, AS Ausschwingrotor, TR Tragringrotor

** Diese Zentrifugen sind nicht mehr im Handel!

¹ Auffanggefäße können in der Länge variieren! Bei Ausschwingrotoren deswegen vor der Zentrifugation kontrollieren, ob ein freies Ausschwingen möglich ist.

² Im Lieferumfang enthalten!

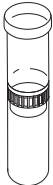
ULTRAFREE CL

Zentrifugationsbedingungen		RZB (g)	Rotor-Typ		
Ultrafree CL		5.000	FW		
Einsatzmöglich- keiten	Zentrifuge	Rotor-Typ*	Rotor Best. Nr.	Adapter Best. Nr.	Anzahl pro Lauf.
	Biofuge® primo/primo R	FW 6 x 50 ml	75007590	auf Anfrage	6
	Biofuge® 22 R/28 RS**	FW 8 x 50 ml	75003746	auf Anfrage	8
		FW 6 x 94 ml	75003745	auf Anfrage	6
	Biofuge® stratos	FW 6 x 50 ml	75003046	auf Anfrage	6
		FW 8 x 50 ml	75003335	auf Anfrage	8
		FW 6 x 94 ml	75003334	auf Anfrage	6

* Rotor-Typen: FW Festwinkelrotor, AS Ausschwingrotor, TR Tragringrotor

** Diese Zentrifugen sind nicht mehr im Handel!

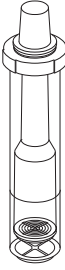
CENTRIPLUS

Zentrifugationsbedingungen		RZB (g)	Rotor-Typ			
Centriplus		3.000	AS oder FW			
Einsatzmöglich- keiten	Zentrifuge	Rotor-Typ*	Rotor Best. Nr.	Becher Best. Nr.	Adapter Best. Nr.	Anzahl pro Lauf.
	Biofuge® primo/primo R	FW 6 x 50 ml	75007590	–	75003014	6
	Biofuge® 15R/22R/28RS**	FW 4 x 50 ml	75003751	–	–	4
	Biofuge® 22R/28RS**	FW 8 x 50 ml	75003746	–	–	8
		FW 6 x 94 ml	75003745	–	75003014	6
	Biofuge® stratos	AS 4 x 180 ml	75003047	75008172	75008183	4
		FW 6 x 50 ml	75003046	–	75003014	6
		FW 8 x 50 ml	75003335	–	–	8
		FW 6 x 94 ml	75003334	–	75003014	6
	Labofuge® 400R	AS 4 x 180 ml	75008179	75008172	75008183	4
	Megafuge® 1.0/1.0R	AS 4 x 400 ml	75002704	75008030	75005389	8
				75002252	75005389	8
				75007570	75007577	12
	Megafuge®					
	1.0/1.0R/2.0/2.0R	TR 4 x 100 ml	75003360	–	75005389	8
	Megafuge® 2.0R	AS 4 x 500 ml	75008155	75008160	75008141	16
Varifuge® 3.0/3.0R	AS 4 x 750 ml	75008074	75008080	75008141	16	
			TR 8 x 150 ml	75005315	–	75005389

* Rotor-Typen: FW Festwinkelrotor, AS Ausschwingrotor, TR Tragringrotor

** Diese Zentrifugen sind nicht mehr im Handel!

CENTRIPREP

Zentrifugationsbedingungen		RZB (g)	Rotor-Typ			
Centriprep	3, 10, Partikel Separator	3.000	AS oder FW			
	30, 50	1.500	AS oder FW			
Einsatzmöglich- keiten	Zentrifuge	Rotor-Typ*	Rotor Best. Nr.	Becher Best. Nr.	Adapter Best. Nr.	Anzahl pro Lauf.
	Biofuge® primo/primo R	FW 6 x 50 ml	75007590 ²	–	75003014	3
	Biofuge® 22 R/28 RS**	FW 8 x 50 ml	75003746 ¹	–	–	4
		FW 6 x 94 ml	75003745 ¹	–	75003014	6
	Biofuge® stratos	AS 4 x 180 ml	75003047	75008172	75008183 ³	4
		FW 6 x 50 ml	75003046 ²	–	–	3
	Labofuge® 400e ⁴ /400/400R	AS 4 x 180 ml	75008179	75008172	75008183 ³	4
	Megafuge® 1.0/1.0R	AS 4 x 400 ml	75002704	75008030	75005389	8
				75007570	75007577 ³	12
	Megafuge® 2.0 ⁴ /2.0R	AS 4 x 500 ml	75008155	75008160	75008141 ³	16
	Megafuge® 3.0R ⁴	AS 4 x 750 ml	75008074	75008078 ⁴	75005389	8
	Varifuge® 3.0 ⁴ /3.0R			75008080	75008141 ³	16
	Megafuge® 3.0R	TR 8 x 150 ml	75005315	–	75005389	16
Varifuge® 3.0/3.0R						

*Rotor-Typen: FW Festwinkelrotor, AS Ausschwingrotor, TR Tragringrotor

¹ Ohne Rotordeckel!

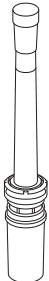
³ Falcon Polster entfernen!

** Diese Zentrifugen sind nicht mehr im Handel!

² Ohne Rotordeckel bis max. 3000 g! Alle Plätze müssen gewichtsgleich beladen werden!

⁴ Nur für Centriprep 30 und 50 verwendbar!

CENTRIFREE UND MPS

Zentrifugationsbedingungen		RZB (g)	Rotor-Typ			
Centrifree		2.000	FW			
MPS		2.000	FW			
Einsatzmöglich- keiten	Zentrifuge	Rotor-Typ*	Rotor Best. Nr.	Becher Best. Nr.	Adapter Best. Nr.	Anzahl pro Lauf.
	Biofuge® primo/primo R	FW 6 x 50 ml	75007590	–	76002906	6
	Biofuge® 22R/28RS**	FW 24 x 15 ml	75003747	–	–	24
		FW 16 x 16 ml	75003744	–	–	16
		FW 8 x 50 ml	75003746	–	76002904	8
		FW 6 x 94 ml	75003745	–	76002906	6
	Biofuge® stratos	FW 16 x 16 ml	75003336	–	–	16
		FW 8 x 50 ml	75003335	–	76002904	8
		FW 6 x 94 ml	75003334	–	76002906	6
		FW 6 x 50 ml	75003046	–	76002906	6
	Labofuge® 200/300	FW 12 x 15 ml	75003760	–	75003763	12
					+76003266	
	Labofuge® 400e/400/400R	FW 18 x 15 ml	75008178	–	–	18

* Rotor-Typen: FW Festwinkelrotor, AS Ausschwingrotor, TR Tragringrotor

** Diese Zentrifugen sind nicht mehr im Handel!

SORVALL®
Heræus

Deutschland	Kendro Laboratory Products GmbH · Hanau · Tel. (0 61 81) 35-300 · Fax (0 61 81) 35-59 73 · info@kendro.de
Berlin	Kendro Laboratory Products GmbH · Berlin · Tel. (030) 21 24 78 13 · Fax (030) 213 16 61
Düsseldorf	Kendro Laboratory Products GmbH · Düsseldorf · Tel. (02 11) 618 04-0 · Fax (02 11) 618 04 34
Gera	Kendro Laboratory Products GmbH · Gera · Tel. (03 65) 437 04-11/13 · Fax (03 65) 437 04-10
Hamburg	Kendro Laboratory Products GmbH · Hamburg · Tel. (040) 251 07-0 · Fax (040) 251 43 49
Hanau	Kendro Laboratory Products GmbH · Hanau · Tel. (0 61 81) 35 54 37 · Fax (0 61 81) 356 79
Nürnberg	Kendro Laboratory Products GmbH · Nürnberg · Tel. (09 11) 393 03-20 · Fax (09 11) 393 03 10
München	Kendro Laboratory Products GmbH · München · Tel. (089) 89 77 01-0 · Fax (089) 87 29 89
Stuttgart	Kendro Laboratory Products GmbH · Fellbach · Tel. (07 11) 95 28 05-0 · Fax (07 11) 95 28 05-10
Österreich	Kendro Laboratory Products GmbH · Wien · Tel. (1) 801 40-0 · Fax (1) 801 40 40 · office@kendro.at
Schweiz	Kendro Laboratory Products AG · Zürich · Tel. (1) 454 12 12 · Fax (1) 454 12 99 · kendro-ag@swissonline.ch
	Kendro Laboratory Products SA · Carouge-Geneve · Tel. (22) 343 21 67 · Fax (22) 342 38 31 · kendro-sa@swissonline.ch

Internet <http://www.kendro.de> · <http://www.heraeus-instruments.de>

Kendro
Laboratory Products

Kendro Laboratory Products – Ein internationales Unternehmen, hervorgegangen aus der Fusion von Heraeus Instruments und Sorvall
Abweichungen von den in dieser Information enthaltenen Abbildungen und technischen Daten bleiben vorbehalten.

Printed in Germany – 4C 02/99 4t Künzel